



EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 19. 3. 2025
C(2025) 1630 final

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 19. 3. 2025,

**ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o
referenčnú metódu a povolenie metódy lumiVAST Trichinella ako rovnocennej metódy
na zistenie trichinel v mäse z domácich ošípaných**

(Text s významom pre EHP)

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) .../...

z 19. 3. 2025,

ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375, pokiaľ ide o referenčnú metódu a povolenie metódy lumiVAST Trichinella ako rovnocennej metódy na zistenie trichinel v mäse z domácich ošípaných

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách)¹, a najmä na jeho článok 18 ods. 8 písm. a),

keďže:

- (1) V nariadení (EÚ) 2017/625 sa okrem iného stanovujú špecifické pravidlá týkajúce sa úradných kontrol a opatrení, ktoré majú prijať príslušné orgány v súvislosti s výrobou produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu.
- (2) Trichinella je parazit, ktorý môže byť prítomný v mäse z vnímavých druhov, ako sú domáce ošípané, a po konzumácii nakazeného mäsa spôsobuje u ľudí choroby pochádzajúce z potravín. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/1375² sa stanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse vrátane laboratórnych skúšok vzoriek z jatočných tiel domácich ošípaných.
- (3) V prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 sa stanovujú metódy detekcie trichinel a v kapitole I uvedenej prílohy sa stanovuje, že referenčnou metódou detekcie na vyšetrovanie vzoriek na prítomnosť trichinel je norma ISO 18743:2015.
- (4) Pri referenčnej metóde ISO 18743:2015 sa nešpecifikuje hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať v prípade celých jatočných tiel a kusov mäsa z domácich ošípaných. Aby sa zabezpečila citlivosť metódy a harmonizovaný prístup, mala by sa táto hmotnosť stanoviť. V roku 2023 bola navyše norma ISO 18743:2015 aktualizovaná na normu

-

¹ Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1., ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

² Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1375 z 10. augusta 2015, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly trichinel v mäse (Ú. v. EÚ L 212, 11.8.2015, s. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1375/oj).

ISO 18743:2015/Amd1:2023. Malo by sa zabezpečiť, aby sa odkazovalo na túto poslednú verziu metódy ISO. Kapitola I prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

- (5) Okrem toho sa v kapitole II prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 uvádzajú rovnocenné metódy, ktoré sú povolené na detekciu pri vyšetrovaní vzoriek na prítomnosť trichinel.
- (6) Z dôvodu konzistentnosti by sa v kapitole II prílohy I pri odkazoch na metódu ISO malo takisto odvolávať na jej poslednú verziu a mal by sa uviesť odkaz na kapitolu I uvedenej prílohy, aby sa zabezpečilo, že zavedená hmotnosť vzoriek sa bude uplatňovať aj v prípade testovania s použitím rovnocennej metódy.
- (7) Európske referenčné laboratórium pre parazity zaslalo 3. septembra 2024 Komisii správu o validácii metódy lumiVAST Trichinella na vyšetrovanie vzoriek mäsa z domácich ošípaných na prítomnosť trichinel. V správe sa dospelo k záveru, že: „podľa výsledkov validačných kôl je metóda lumiVAST Trichinella vhodná na detekciu prítomnosti lariev *Trichinella* spp. vo vzorkách svalov ošípaných. Použitie tejto metódy je obmedzené len na inšpekciu bravčového mäsa, keďže súprava nebola validovaná pre iné druhy zvierat.“
- (8) Metóda lumiVAST Trichinella by sa preto mala povoliť ako rovnocenná metóda na vyšetrovanie vzoriek z jatočných tiel domácich ošípaných na prítomnosť trichinel. Na zabezpečenie optimálnej výkonnosti testu je nevyhnutná kalibrácia prístroja. Takisto by sa malo stanoviť, ako vykonať ďalšie vyšetrenia v prípade vyšetrenia kolektívnej vzorky, pri ktorej je výsledok pozitívny alebo neistý. Kapitola II prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1375 sa mení takto:

1. Kapitola I sa nahrádza takto:

„KAPITOLA I

REFERENČNÁ METÓDA DETEKcie

1. Referenčnou metódou detekcie na vyšetrovanie vzoriek na prítomnosť trichinel je norma [ISO 18743:2015/Amd1:2023](#).

2. Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú len na vyšetrovanie mäsa z domácich ošípaných:

- a) V prípade celých jatočných tiel domácich ošípaných okrem chovných prasníc a kancov sa odoberie vzorka s hmotnosťou aspoň 1 g z bráničného piliera v

mieste prechodu do šľachovitej časti. Ak sa dá zaručiť presnosť na 1,00 až 1,15 g, môžu sa použiť špeciálne kliešte na trichinely.

V prípade celých jatočných tiel chovných prasníc a kancov sa z bráničného piliera v mieste prechodu do šľachovitej časti odoberie väčšia vzorka s hmotnosťou aspoň 2 g.

Ak nie sú k dispozícii bráničné piliere, z rebrovej časti alebo zo sternálnej časti bránice alebo zo žuvacieho svalu, zo svalu jazyka alebo z brušného svalu domácich ošipaných okrem chovných prasníc a kancov sa odoberie vzorka s hmotnosťou 2 g a z tých istých tkanív chovných prasníc a kancov sa odoberie vzorka s hmotnosťou 4 g.

- b) V prípade kusov mäsa sa z priečne pruhovaného svalu, podľa možnosti v blízkosti kostí alebo šliach, odoberie vzorka s hmotnosťou aspoň 5 g a nízkym obsahom tuku. Vzorka rovnakej veľkosti sa odoberie z mäsa, ktoré nie je určené na dôkladné varenie alebo iné typy spracovania po zabití.“;

2. Kapitola II sa mení takto:

- a) Znenie „ISO 18743:2015“ sa nahrádza znením „ISO 18743:2015/Amd1:2023“ v týchto ustanoveniach:

- i) časť A bod 1 písm. o) a písm. q) druhý odsek;
- ii) časť A bod 3 oddiel IV prvá a posledná veta;
- iii) časť C bod 1 písm. f) druhý odsek;
- iv) časť D bod 1 písm. m) druhý odsek;
- v) časť D bod 3 oddiel II nadpis a
- vi) časť D bod 3 oddiel III prvý a tretí odsek;

- b) Znenie v časti A bode 2, časti B bode 2, časti C bode 2 a časti D bode 2 sa nahrádza takto:

„2. Odber vzoriek a množstvo na trávenie

Ako sa uvádza v kapitole I a v bode 4.2 normy ISO 18743:2015/Amd1:2023 (podrobnejšie informácie sú k dispozícii aj v prílohách A a B k uvedenej norme).“;

- c) Dopĺňa sa táto časť F:

„F. **Automatizovaná detekcia lariev *Trichinella* spp. metódou lumiVAST *Trichinella*.**

Táto metóda sa považuje za rovnocennú len pri testovaní mäsa z domácich ošipaných.

Príprava a analýza vzoriek sa vykonáva v súlade s pokynmi, ktoré poskytol výrobca. Všetky prístroje použité na túto metódu sa kalibrujú a udržiavajú v súlade s pokynmi, ktoré poskytol (-li) výrobca (-ovia).

Ak je výsledok vyšetrenia kolektívnej vzorky pozitívny alebo neistý, odoberie sa v súlade s kapitolou I z bráničného piliera alebo z iného tkaniva každej ošipanej vzorky s hmotnosťou 20g.

Vzorky s hmotnosťou 20 g z piatich ošipaných sa zhromaždia a vyšetria tou istou metódou.

Ak je výsledok v skupine piatich ošípaných pozitívny, odoberú sa jednotlivým ošípaným v skupine ďalšie vzorky s hmotnosťou 20 g a každá vzorka sa vyšetrí samostatne tou istou metódou.

Ak je výsledok pozitívny alebo neistý, zašle sa aspoň 20 g svaloviny ošípaných do národného referenčného laboratória na potvrdenie pomocou referenčnej metódy stanovenej v kapitole I.

Vzorky parazitov sa musia uchovávať v 70 % až 90 % etylalkohole na účely konzervácie a identifikácie na úrovni druhov v referenčnom laboratóriu EÚ alebo v národnom referenčnom laboratóriu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. 3. 2025

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN